

ASAL S.R.L. - APPARECCHI SCIENTIFICI ATTREZZATURE LABORATORI

Quality System comply with requirements of UNI EN ISO 9001:2015
Certificate TÜV Italia n° 50 100 3290 – Rev. 007

VERTICAL SHAKING STIRRER

MOD. 709/V

COD. 29970017



ASAL s.r.l. Via Firenze n° 37 - 20063 Cernusco s/N (MI) - Italy

Tel. +39 02/92.10.23.34 - Fax +39 02/92.10.48.66

[Http://www.asal.it](http://www.asal.it) – e-mail: info@asal.it

We reserve for ourselves right to introduce without notice all the modifications necessary for the product improvement

DESCRIPTION

The vertical shaking stirrer mod.709 / V has a working surface with a vertical movement of 30 mm, suitable for any type of agitation, and in particular in the extractions.

Electronic regulation of speed from 100 to 400 rpm (regulation 1/min, 10/min or 100/min).

Possibility of continuous or pre-set working from 1' to 999' minutes.

Possibility to memorise 4 disjoint programming channels of time and speed values.

Polycarbonate anti-scratch panel with visualisation of speed (RPM) and remaining time to finish cycle.

Outer casing in powdered painted steel acids resistant and work surface in stainless steel AISI 304 2B glazed.

Main switch bright.

The shaking vertical stirrer mod. 709/V needs a support for separating funnels, select from the following, or universal type basket, to be ordered separately as an "accessory":

- ♦ support for nr. 8 funnels of cc.100 or cc.250
- ♦ support for nr. 4 funnels of cc.500/1000 or nr. 2 funnels of cc. 2000 (do not apply more than two funnels of cc. 2000)
- ♦ universal type baskets in stainless steel AISI 304 2B glazed suitable to hold flasks, beakers etc.

OPERATING FEATURES

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- ♦ Overall dimensions WxDxH: 630 x 455 x 665 mm.
- ♦ Working surface dimensions WxD: 550 x 330 mm.
- ♦ Weight: 33 Kg. with vertical support
- ♦ Max capacity of work surface: 5 Kg.

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

- ♦ Power supply: 230 V - 50 Hz.
- ♦ Electrical input: 70 W
- ♦ Overload fuses: 2 x 2 AF (5 x 20) mm.
- ♦ Connection outlet: 10 A


ASAL s.r.l. Via Firenze n° 37 - 20063 Cernusco s/N (MI) - Italy

Tel. +39 02/92.10.23.34 - Fax +39 02/92.10.48.66

Http://www.asal.it – e-mail: info@asal.it

We reserve for ourselves right to introduce without notice all the modifications necessary for the product improvement

ACCESSORIES - SUPPORT FOR SEPARATORY FUNNELS

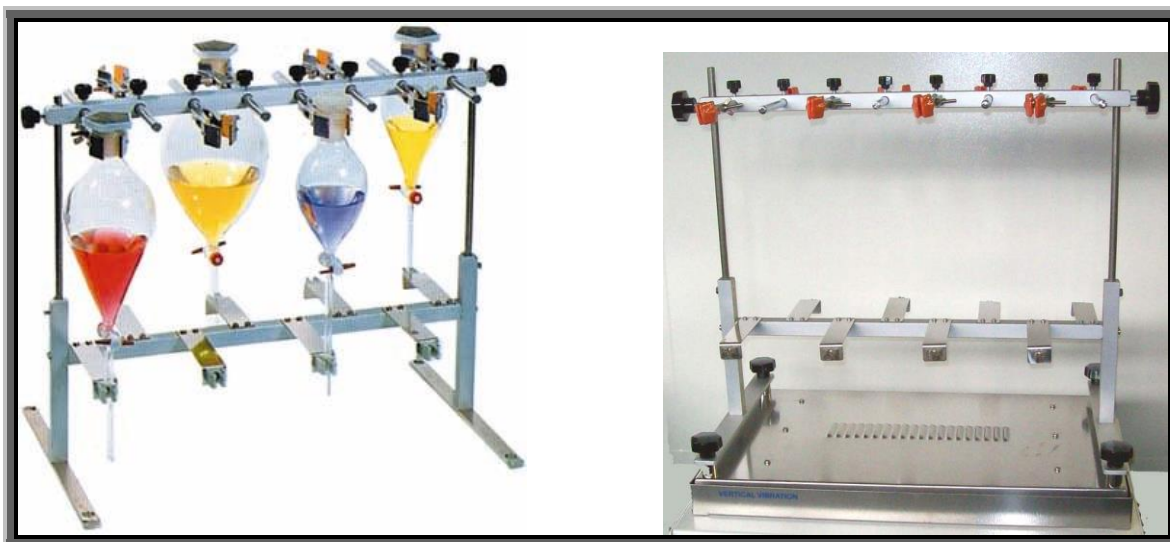

OPTION

Vertical stirrer mod. 709/V with universal basket suitable for holding and fixing, beakers and flasks of different sizes.



ASAL s.r.l. Via Firenze n° 37 - 20063 Cernusco s/N (MI) - Italy

Tel. +39 02/92.10.23.34 - Fax +39 02/92.10.48.66

[Http://www.asal.it](http://www.asal.it) – e-mail: info@asal.it

We reserve for ourselves right to introduce without notice all the modifications necessary for the product improvement

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
EU DECLARATION OF CONFORMITY



Il sottoscritto in qualità di fabbricante dichiara che l'apparecchio
The under written as manufacturer declares that the unit

Denominazione apparecchio / Description:
AGITATORE A SCUOTIMENTO VERTICALE
VERTICALL SHAKING STIRRER

Modello / Model:

709 / V

Numero di serie / Serial number:

Alimentazione / Power supply:

230V - 50 Hz

Fusibili di protezione / Overload fuses:

2 x 2 AF (5x20) mm.

Grado di protezione / Protection grade:

I°

Assorbimento / Electrical input:

70 W

Anno di fabbricazione / Manufacture year:

è conforme alle seguenti Direttive / it is in conformity with the following Directives:

2014/30/EU, 2014/35/EU, 2006/42/CE, 2011/65/EU

alla seguente Norma Europea / with the following european standard:

EN 61010-1:2010, EN 61010-2-051, EN 61326-1:2013, EN ISO 12100:2010

alle seguenti Leggi Nazionali / with the following National Laws:

D.lgs 81/08 del 09/04/2008, D.lgs 14 marzo 2014 n. 49 (attuazione della direttiva 2012/19/UE)

Responsabile della costituzione del fascicolo tecnico / technical file responsible:

**Elisa Tivelli presso ASAL s.r.l, via Firenze 37 20063 Cernusco S/N (MI),
e-mail: info@asal.it**

Cernusco sul Naviglio, / /

ASAL s.r.l

Il Legale Rappresentante

The legal Representative

Elisa Tivelli

CERTIFICAT

CERTIFICADO

CERTИФИКАТ

認證證書

CERTIFICATE

ZERTIFIKAT



Italia

CERTIFICATO

Nr. 50 100 3290 Rev.007

SI ATTESTA CHE / THIS IS TO CERTIFY THAT

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

S.R.L.

SEDE LEGALE E OPERATIVA:
REGISTERED OFFICE AND OPERATIONAL SITE:VIA FIRENZE 37
IT - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 9001:2015

QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE OF APPLICATION

Progettazione, produzione ed assistenza di apparecchi scientifici ed attrezzature da laboratorio. Commercializzazione di attrezzature da laboratorio, materiale monouso, vetreria ed articoli tecnici medico scientifici (IAF 19, 29)

Design, production and service of scientific appliance and laboratory equipment. Trade of laboratory equipments, disposable products, glassware and medical items for scientific and technical purpose (IAF 19, 29)

Per l'Organismo di Certificazione
For the Certification Body
TUV Italia S.r.l.

Validità / Validity

Dal / From: 2024-07-26

Al / To: 2027-07-25



SGQ N° 049A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

Francesco Scarlata

Direttore Divisione Business Assurance
Business Assurance Division ManagerData emissione /
Issuing Date

2024-07-26

PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST CERTIFICATION: 2003-09-18

"LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE"

"THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS"

TUV Italia • Gruppo TÜV SÜD • Viale Fulvio Testi, 280/6 • 20126 Milano • Italia • www.tuvsud.com/it

TUV®

ASAL s.r.l. Via Firenze n° 37 - 20063 Cernusco s/N (MI) - Italy

Tel. +39 02/92.10.23.34 - Fax +39 02/92.10.48.66

Http://www.asal.it – e-mail: info@asal.it

We reserve for ourselves right to introduce without notice all the modifications necessary for the product improvement